



取扱説明書(デスクトップ真空ポンプセット)


●セット内容

- ①デスクトップ真空ポンプ…1個
- ②ACアダプタ…1個(右図)
- ③フィルタ(ブラケット付)…1個
- ④外径6mm-4mmチューブ変換用クイック継手ソケット…3個
- ⑤外径4mmウレタンチューブ…2m
- ⑥M3ボルト…2個



② ACアダプタ

●デスクトップ真空ポンプ背面図

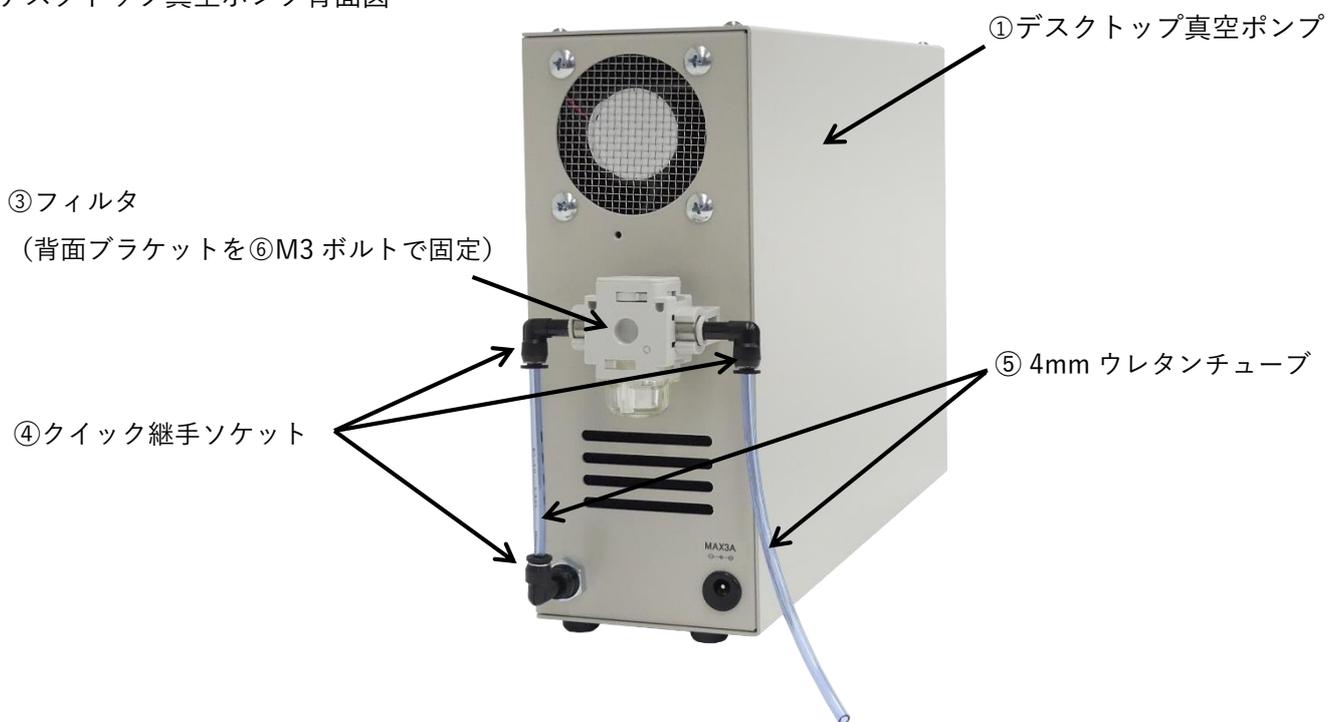

●使用方法

1. 付属のM3ボルトを用いて、上図のようにデスクトップ真空ポンプ背面にフィルタを固定する。
2. フィルタの側面の継手およびコンプレッサ背面左下の継手に、チューブ変換用クイック継手をしっかり差し込む。
3. 4mmウレタンチューブを適当な長さに切断し、上図のように配管する。
4. 背面右下の電源入力ジャックにACアダプタを接続する。

※デスクトップ真空ポンプの詳細仕様に関しては、別途デスクトップ真空ポンプ本体の取扱説明書をご確認ください。